


30605012103(125ml) 集气瓶挂扣器使用说明书

30605012104(250ml) 集气瓶挂扣器使用说明书

一、用途：

供化学实验中用于在水槽中倒置集气瓶时固定用。

二、组成：

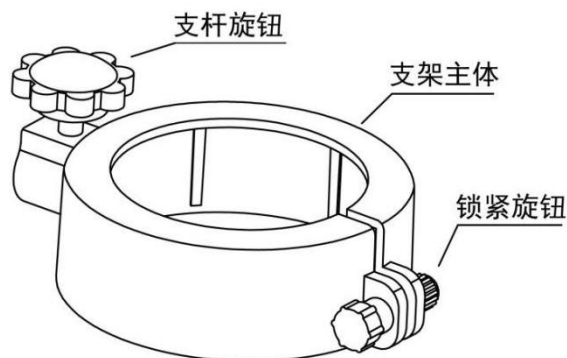

三、使用方法：

将支架放置在集气瓶口颈部，调节锁紧旋钮，将集气瓶夹持牢固，通过侧面的支杆旋钮将其固定在方座支架（自备）上的吊杆上，然后用垂直夹固定在方座支架的立杆上，调节高度，便于实验中收集气体使用。

四、注意事项：

产品为塑料制，使用中要远离热源，夹持牢固后再使用，避免集气瓶跌落造成危险。垂直夹和吊杆都是方座支架上的配件需自备。

余姚市神马教仪成套有限公司

0574-62567068