

29037 曲面镜及支架使用说明书

一、用途：

本产品供新课标小学（科学）教学学生分组实验使用。

二、结构：

由凸面镜、凹面镜及架组成。

三、使用方法：

把凸、凹面镜插入支架座中，选择一个面镜做实验。用激光笔做光源，照射光源，照射面镜，观察光路的变化

用另一个面镜做实验，看看光路有什么不同，通过实验认识凸面镜与凹面镜的作用。

四、注意事项：

光源最好为三束平行光的线光源，面镜由光学玻璃制成，应避免跌落。

单位：余姚市神马教仪成套有限公司

地址：余姚市经济开发区西区 88 号

邮编：315403

电话：0574—62567068 62563068

网址：<http://www.yysm.com>

邮箱：sales@yysm.com