

## 29014 组装水轮材料使用说明书

### 一、用途：

本产品供新课标小学《科学》教学学生分组实验使用。

### 二、结构：

有叶片六片、叶片轴一只、支架座一付。

### 三、使用方法：

把六片水轮叶片从横向插入叶轮轴的 V 形槽内，然后装在支架座上，组装好了水轮，向叶片吹气，试验水轮是否灵活。

实验时可用不同大小的水柱冲击叶片，使水轮转动，比较不同水柱下水轮的转动速度，并研究为什么。

### 四、注意事项：

在组装时不要用力过大，塑料制品容易破裂。

单位：余姚市神马教仪成套有限公司

地址：余姚市经济开发区凤翔路 88 号

邮编：315403

电话：0574-62567068 62563068

网址：<http://www.yysm.com>

邮箱：[sales@yysm.com](mailto:sales@yysm.com)