



余姚神马三十余年致力于中小学教学仪器的开发与生产，是原国家教委认定的“教学仪器设备生产定点厂”。

我厂生产的上千种教学仪器畅销在国内29个省、市、自治区；并远涉重洋外销到欧美、俄罗斯及其他东南亚国家；深受用户好评。

余姚市神马教仪成套有限公司

联系地址：余姚市经济开发区西区凤翔路88号

邮政编码：315403

电 话：0574-62567068

传 真：0574-62567688

电子邮件：sales@yysm.com

公司网址：<http://www.yysm.com>

30199007301列管式烘干机

产 品 使 用 说 明 书

神马教仪 助你成才

一、产品概述

我厂生产的列管式烘干机是实验室、化验室干燥玻璃仪器的新颖工具。广泛适用于各大中学校、科研、医疗环保、工矿企业的实验室、化验室里玻璃仪器烘干。它采用工程塑料做壳体，采用热吹风干燥方式，安全高效，节能环保。

本产品设置有恒温保护电路，最高温度不会超过75℃。

二、要使用性能指标

工作电压：交流 $220\text{V} \pm 10\%$

频率：50Hz 额定功率： $240\text{W} \pm 20\%$

电机功率：20W 发热功率：220W

干燥气流温度50-60℃

环境温度：-20℃-40℃

绝缘电阻大于 $20\text{M}\Omega$

三、使用方法

将仪器放置在工作台面把电源插头插入插座，打开电源开关，指示灯亮，仪器处于工作状态。预热五分钟即可正常工作，干燥之前把清洗好的玻璃仪器稍甩干套入通风管即可。

四、注意事项

1.产品在使用工作中，听到异常响声应立即关掉工作开关，切断电源，检查处理后再工作。

2.仪器不得剧烈振动，以免损坏风机和其它元件。

3.不要擅自打开盖子，避免损坏内部元件。

4.不要堵塞底部进风口，以免仪器损坏。

5.仪器应注意防尘，并放置通风干燥处。