

30199000411 打孔器使用说明书  
(齿口式)

一、用途:

主要用于实验室橡胶塞打孔使用。

二、组成:

不锈钢管齿口式打孔器,一端金属手柄,另一端是锋利的齿口不锈钢管,每组四支,外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm;附通棒一根。

三、使用方法:

选择好适合的打孔器,先将塞子小头向上,使用工具夹持稳定后放在平稳的桌面上,按住打孔器的手柄,在选定的位置上,沿一个方向垂直地边转动边向下钻。如果橡皮塞比较厚,钻到一半时,反方向转动拔出打孔器,把橡皮塞倒转过来,对准原孔方向打孔,直到打通为至。最后用通棒把打孔器中的橡皮捅出。

四、注意事项:

打孔时打孔器的金属管要蘸一些水或肥皂水作润滑剂,使用完毕后应将其收集起来,以免丢失。

余姚市神马教仪成套有限公司  
0574-62567068