

29017 组装土电话材料使用说明书

一、本产品供新课标小学《科学》教学学生分组实验使用。

二、结构：

由土电话筒二只、话筒压盖二只、薄膜二块、塑料圆片二片、细线 5 米组成。

三、使用方法：

先把薄膜放在土电话筒一端放平拉紧，再扣上压盖，已组装好。用针在薄膜中心刺一个小孔，把细线从筒外穿进小孔后再穿过塑料圆片小孔，打个结，以免细线拉紧后脱落。

实验由二人一组完成，把细线拉紧，一个嘴对筒口轻轻说话，另一个用耳听，能听到说话声。

实验还可以用二套土电话做，细线用二种颜色或在同一对土电话上做好编号。实验时，二人事先约好用哪种颜色线或哪个编号的电话筒作听筒，哪个作话筒，这样可以一边说一边听，实验效果更好。

四、注意事项：

实验时，细线拉紧要适当，以免拉破薄膜。在薄膜中间刺小孔时，不能用小刀、剪刀，小孔不能太大，以刚好能穿过细线为好，这样实验效果会更好。

余姚市神马教仪成套有限公司

电话：0574-62567068