

30199006302 电动离心机


使用说明书

概述:

离心分离技术是运用不同密度大小的颗粒,在不同速度的离心场合中沉降的特点来达到分离混合物质的目的。本公司的电动离心机,就是运用这一原理制成的,它被广泛应用于生化试验室作为混合物的分离、提纯物质使用。例如收集细胞、分离血浆,从这些纯化的制剂中分离 DNA 和蛋白质,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌、癌细胞成分、核蛋白微粒等。

主要技术参数:

- 1: 使用电源. 交流 220V50HZ
- 2: 电机功率 50W
- 3: 转 速. 500-4000 转/分 $\pm 10\%$
- 4: 离心容量. 20ml $\times 6$
- 5: 定时范围 .1-6min
- 6: 相对离心力.1790xg

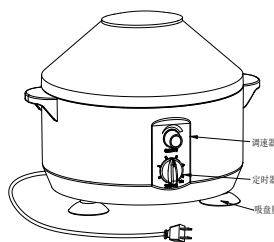

产品尺寸: 311mmx260mmx210mm

电动离心机外形示意图

使用方法:

首先将所需分离的物质注入分离管(分离管应采用本机所配的专用玻璃试管,注意:每支分离管内应注入等量的物质、),分别插入离心旋转架的分离管套内,扣好橡胶防护盖。

将定时器旋钮顺时针方向转动调整好工作时间(最长定时 5 分钟),接通电源,机器立即进入工作状态。调整调速器旋钮,使机器在适当速度下运行。,

注意事项:

- 1: 严禁各种液体或其他杂物进入离心机内,否则会损坏机器。
- 2: 机器在未停止运转时,不可打开顶部防护盖。放入或取出离心管时必须等到旋转架完全停止运转后才可进行。
- 3: 应避免分离管的不对称放置,否则会产生较大的振动和噪音,影响机器正常工作。
- 4: 如仪器使用中出现异常情况而不便自行解决,请拨打我公司售后服务电话: 0574-62567068, 咨询解决方案。

单位: 余姚市神马教仪成套有限公司

地址: 余姚市经济开发区西区凤鸣路 77 号

邮编: 315403

电话: 0574-62567068 62563068

网址: <http://www.yysm.com>

邮箱: sales@yysm.com